

SÃO PAULO

Rua Assunção, 432
São Paulo - SP • CEP: 04131-000
Fone: 11 2162 8080 • Fax: 11 2162 8081
analitica@novanalitica.com.br



facebook.com/novanalitica



youtube.com/novanalitica

RIO DE JANEIRO

Rua da Tranquilidade, 38
Rio de Janeiro - RJ • CEP: 21221-270
Fone: 21 3351 6895 • Fax: 21 3351 4653
analitcario@novanalitica.com.br

MINAS GERAIS

Rua Aristóteles Caldera, 581
Belo Horizonte - MG • CEP: 30431-054
Fone/Fax: 31 2555 8043
analiticamg@novanalitica.com.br



Palavras
Seminários técnicos sobre diferentes tecnologias e conceitos na aplicação de nossos equipamentos em seu laboratório.

Treinamentos
Cursos teóricos e práticos sobre as aplicações de nossos produtos, realizados no cliente ou em nossos laboratórios.


Análítica na web
Em nosso site analiticaweb.com.br você encontra informações sobre produtos e serviços, aplicações e métodos analíticos, manuais e canal para solicitação de orçamentos e envio de sugestões.

Pós-Venda
Serviços completos de pré-instalação, instalação, treinamento e suporte técnico.

Nossos serviços
A Analítica busca oferecer a melhor solução com suporte técnico-comercial especializado e ampla rede de atendimento.

Fluxograma Extração de drogas em cabelo

analítica
analiticaweb.com.br

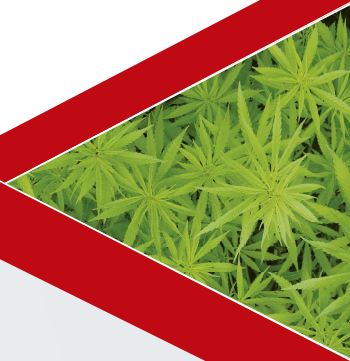

Lavagem do cabelo: a descontaminação deve ser realizada previamente à análise para a eliminação de possíveis interferentes. É necessário a remoção de contaminantes externos depositados na superfície do cabelo e possíveis resíduos de produtos para tratamento capilar



ELMA - Elmasonic S60H

Secagem do cabelo



JEIO TECH - OF12P



HETTICH - Hettcube

Pesagem: o cabelo é picotado e pesado (50 - 150mg). As soluções preparadas devem passar por ajuste de pH



METTLER TOLEDO ME 54/1



METTLER TOLEDO Five Easy 20

Pulverização: a amostra de cabelo deve ser pulverizada a seco para o aumento da superfície de contato. A extração de forma simultânea poderá ser feita com a adição do solvente ao processo de pulverização



OMNI - BeadRuptor 24 Elite

Adição do solvente e homogeneização da amostra.



METTLER TOLEDO Pipetting 360



METTLER TOLEDO Rainin POS-D



LABNET VX 200



LABNET Lab Roller

Extração das drogas por aquecimento em estufa ou banho termostático



JEIO TECH - OF12P



LAUDA Banho Alpha A12

Centrifugação para a precipitação da fase sólida e coleta da solução sobrenadante



HETTICH - Universal 320



HETTICH - Rotofix 32A

Screening

Confirmatório

Screening por Elisa



BIOCHROM Lavadora Atlantis



BIOCHROM Leitora Expert Plus

Negativo

Positivo

Fases para Clean-up de amostra como Extração Líquido-Líquido (LLE) ou Extração em Fase Sólida (SPE) podem ser utilizadas



GILSON Aspec GX-274



GILSON Manifold de pressão positiva

Concentração da fase orgânica por fluxo de nitrogênio



COLE PARMER SC-4



REEKO Auto EVA-60

Ressuspensão da amostra



METTLER TOLEDO BenchSmart 96

Análise por LC/MS/MS ou GC/MS/MS



THERMO - TSQ Altis



THERMO - TSQ 8000 EVO